

4BC

# Saggio di Nessler



**SAPER** (e)  
**CONSUMARE**




# Procedimento

- Omogeneizzare il latte.
- Prelevare 5 ml di latte e aggiungere 10 ml di acqua distillata.
- Aggiungere 1 ml di reattivo di Nessler e osservare.



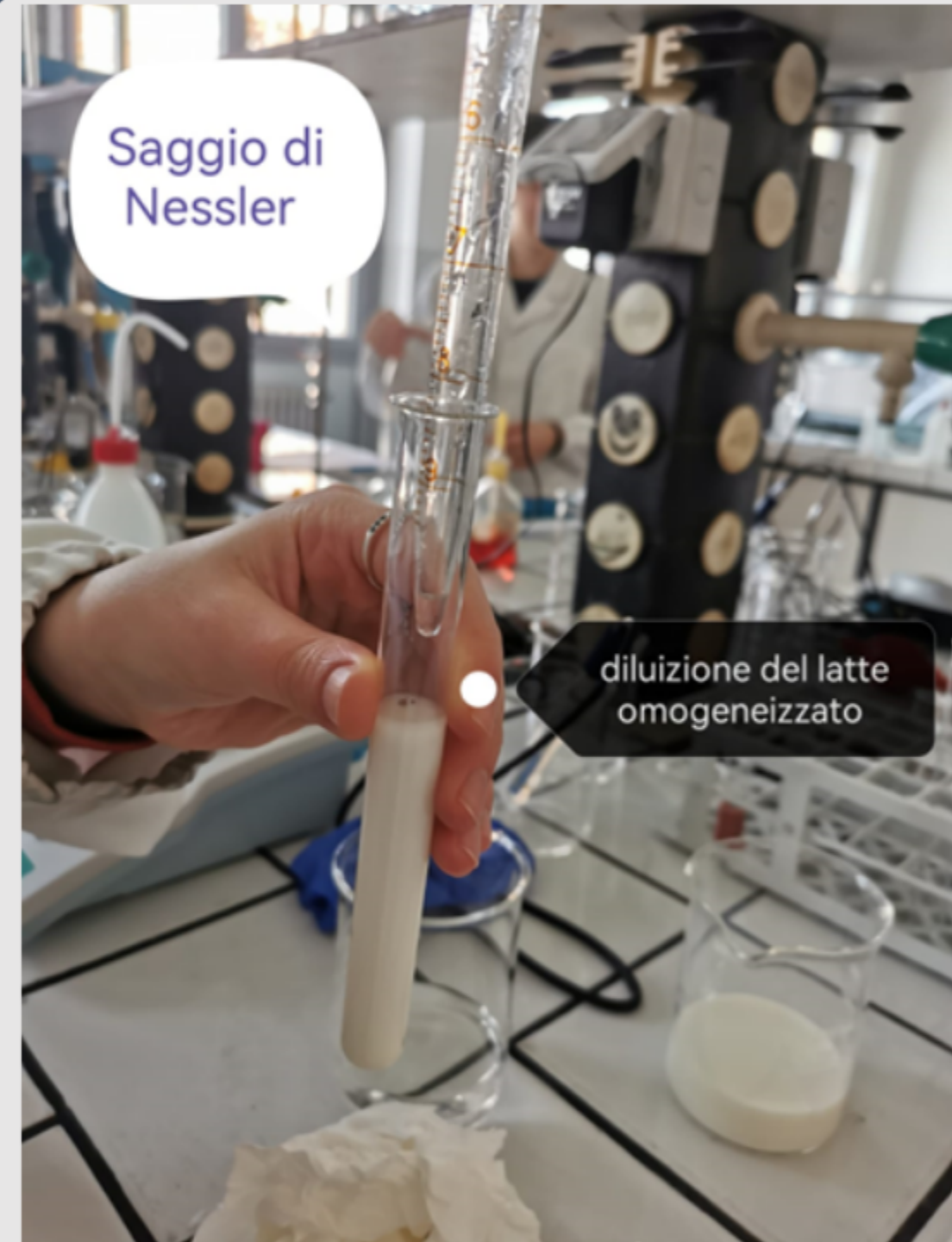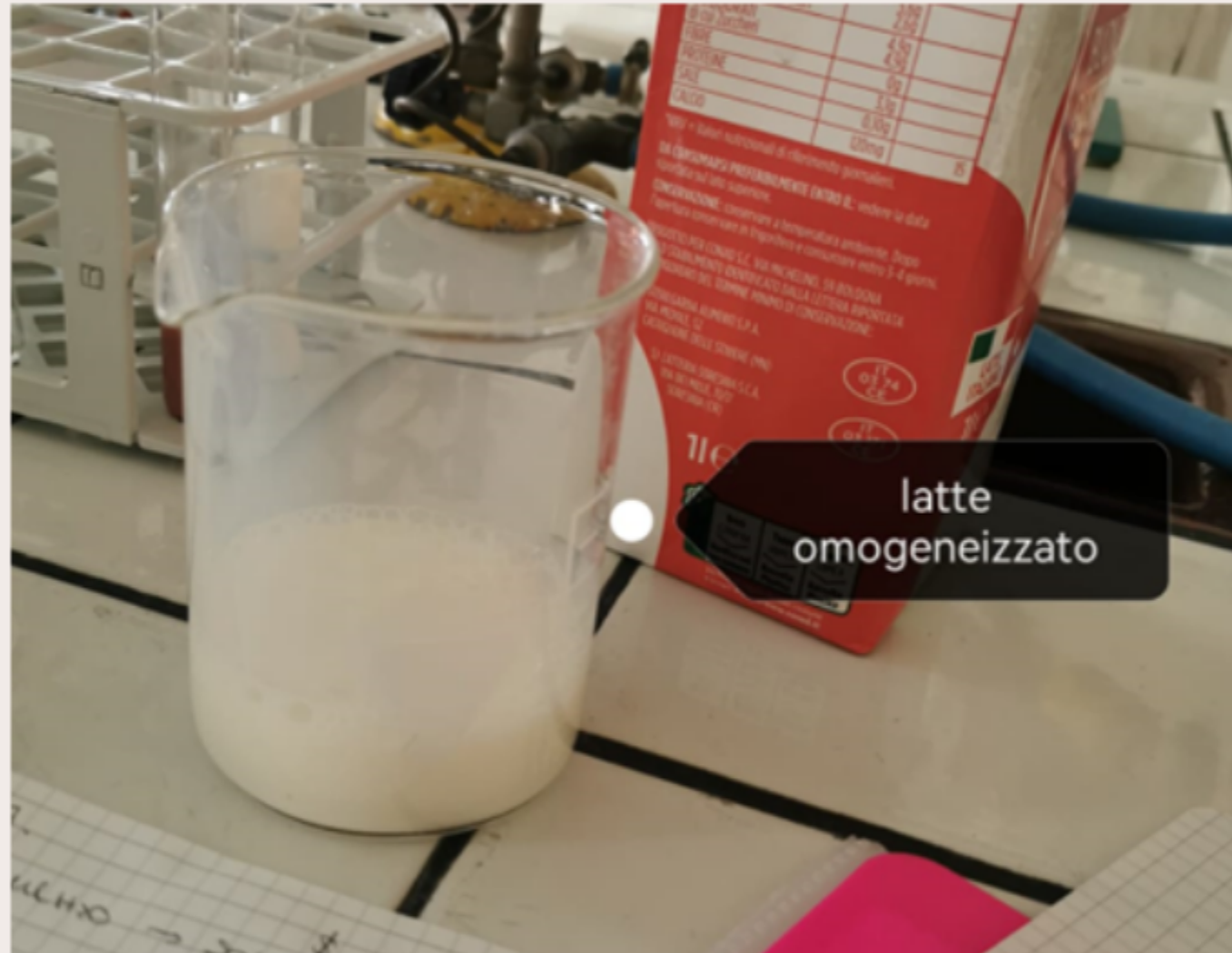

latte fresco

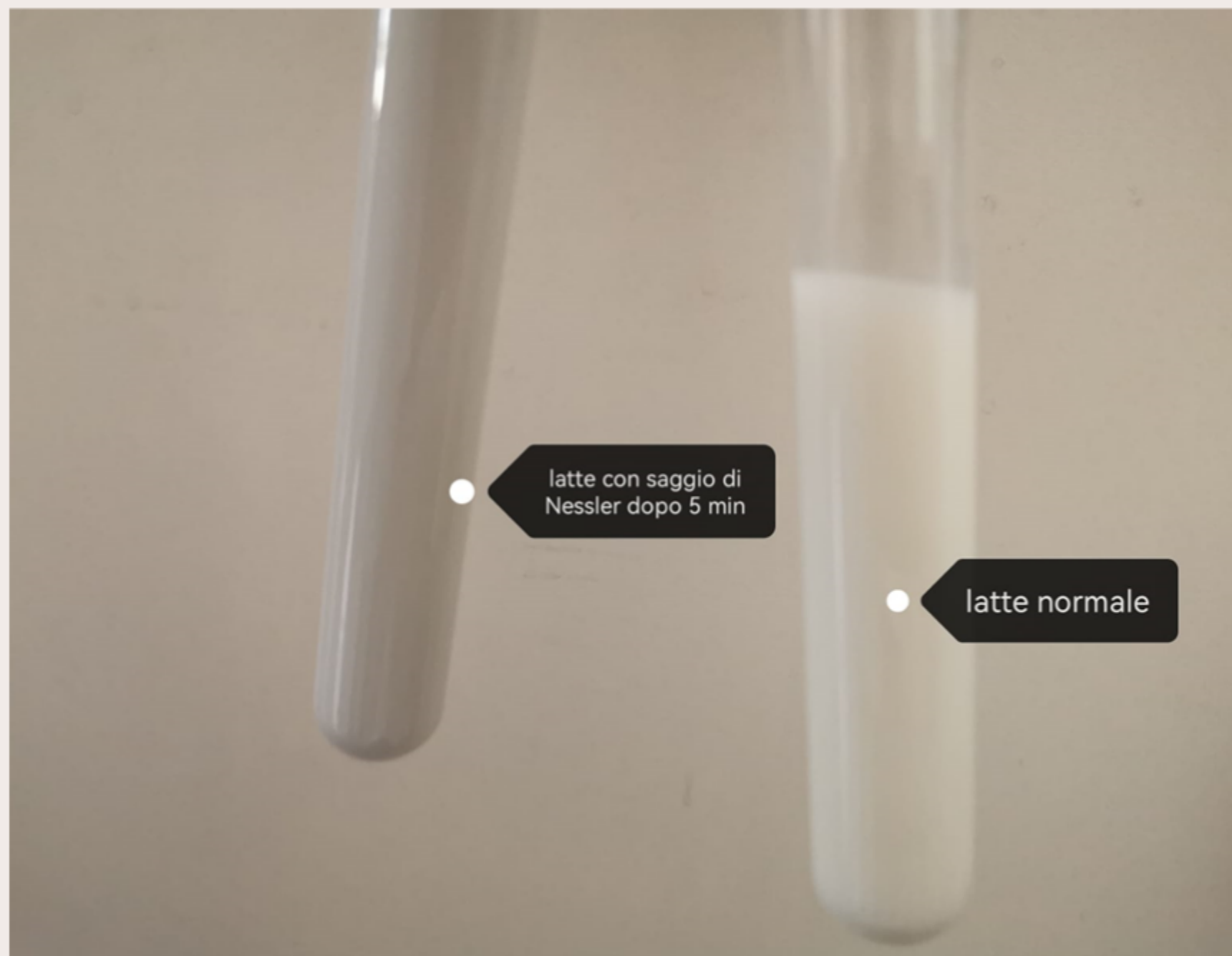

latte con saggio di Nessler dopo 5 min


latte normale

latte conservato a lungo



latte acido (5ml)  
con acqua (10 ml) e  
reattivo di  
Nessler (1ml)

# Confronto e Osservazioni...

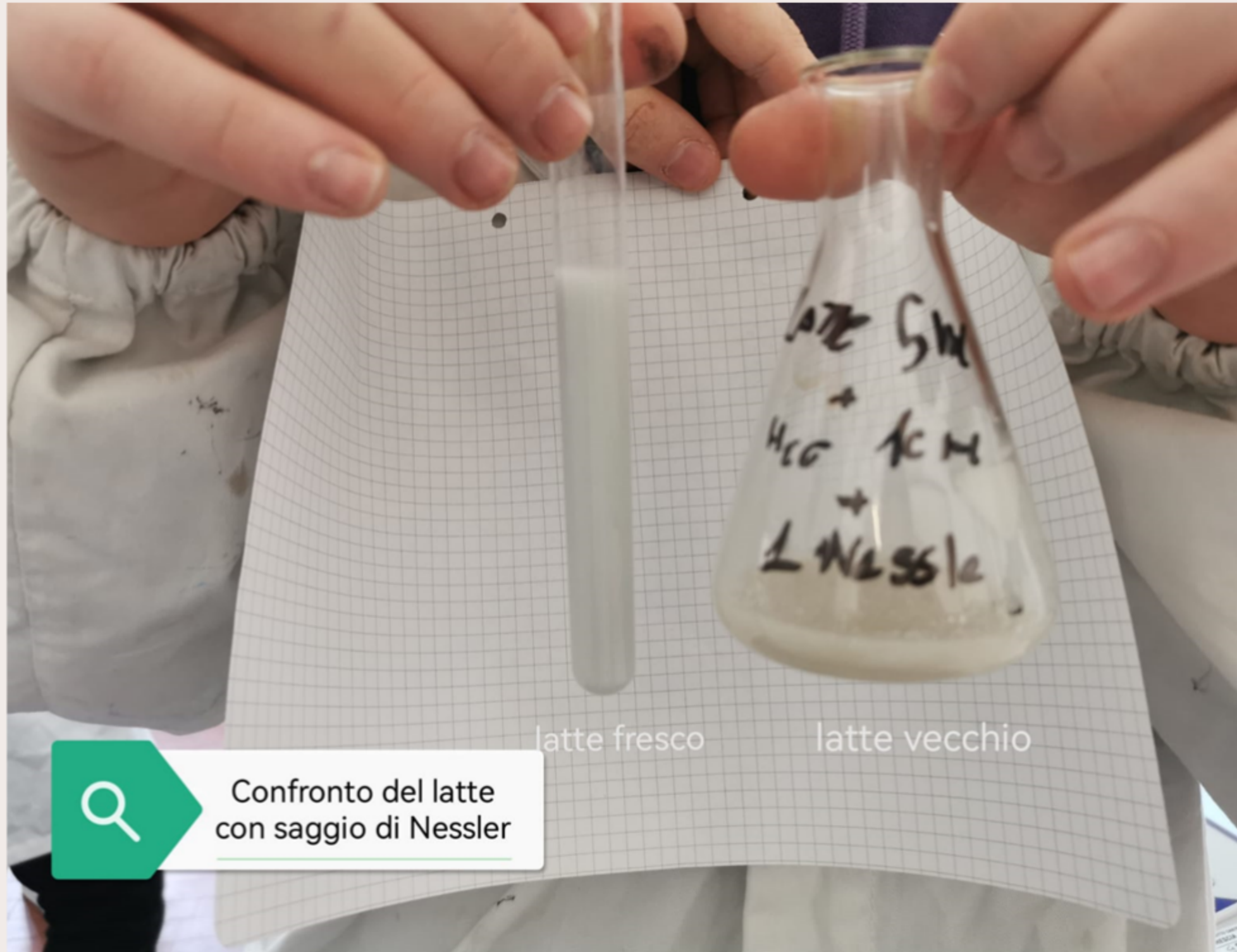

- Nel latte fresco si ha una colorazione grigio-chiara.
- Nel latte consumato si osserva una colorazione grigio verdognolo.